


## **RELAR®** medium

ヒト腎臓近位尿細管上皮細胞培養用 無血清培養液



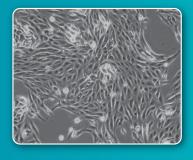

- ヒト腎臓近位尿細管上皮細胞(RPTEC)増殖培養に 適した培養液
- 無血清培養を実現 初代培養・継代培養可能
- 血清成分・動物由来成分不含
  成分既知培養液
- ○本製品は経済産業省「地域イノベーション創出研究開発事業」の支援のもとに 開発、製品化されました。


## **RELAR®** medium

RELAR培養液は、ヒト腎臓近位尿細管上皮細胞 (RPTEC)の生体内環境を再現した培養を実現し、 増殖培養に最適な成分既知無血清培養液です。 動物由来成分は、一切含まれておりません。

- ■基本培養液成分に加え、組み換え型細胞成長因子を 含有しています。
- 一般的にRPTECの培養に使用される血清含有培養液 と比較し、高い増殖性が期待できます。(Fig.1)
- 本製品で培養したRPTECが GTP陽性であることを 確認しています。



## RELARを用いたRPTECの培養 Fig.1 RPTEC培養-細胞数比較 30 総組的数(×10⁴cells/well) **RELAR** FBS含有 培養液 12 培養日数(day) \*Seeding density:1×10<sup>4</sup>cells/well

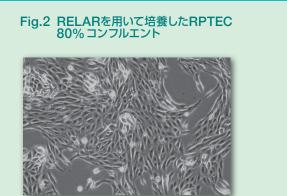

製品コード (CSTI / NIPRO)	品名	内 容	容量(包装)
2112P05 / 87-275	RELAR medium	ヒト腎臓近位尿細管上皮 細胞用培養液	500mL (P)

(P) PET bottle

※本品は研究用試薬です。治療・診断目的ではご使用になれません。



株式会社細胞科学研究所 宮城県仙台市青葉区西花苑1丁目16番16号 URL: http://www.cstimedia.com

E-mail: csti-info@ml.nipro.co.jp



ニプロ株式会社 大阪市北区本庄西3丁目9番3号